

Keine klemmenden Exsikkator- Deckel mehr!

Seitdem Exsikkatoren in Laboratorien verwendet werden, sind festsitzende ein Ärgernis, insbesondere bei Flanschen, die speziell Flanschen, die speziell behandelt wurden, um ein gutes Vakuum zu erzeugen.



Freuen Sie sich jetzt über Ihren neuen Exsikkatoröffner DESSICAT'OP©!

Er vereinfacht diese alltägliche Aufgabe und beseitigt eine lästige Angelegenheit.

- Simply legen Sie die Edelstahlschlaufe um den Deckelschlauch und platzieren Sie die Gummimanschette unter dem Exsikkatorrand.
- Place den Haltestift am anderen Ende des Stahlseils in eines der Löcher, die am rechteckigen Schaft des Hebels vorgesehen sind. Die verschiedenen Löcher sorgen dafür, dass der Öffner unabhängig von der Größe des Exsikkators funktioniert.
- Finally, während Sie mit der linken Hand etwas Druck auf den Deckel ausüben, hebeln Sie den Griff aus seiner Schräglage nach unten. Auf diese Weise gleitet der Deckel vom Sockel weg.



TECHNISCHE DATEN

Material: Schaft aus Messing - Draht aus Edelstahl - Griff aus Gummi.

Abmessungen ohne Edelstahldraht : 420 x 30 x 30mm

Gewicht : 0,450 Kg