


CORTADORA DE PLACAS DE VIDRIO CCF/CCFAP

CORTADOR CCF

Referencia: BS121.200

- Espátula de carburo de alta calidad**
- Disponible para placas de vidrio CCF/CCFAP de hasta 200x200mm**
- Regla graduada para cortes de precisión**
- Sustitución muy sencilla de la cuchilla de carburo**
- Evita tener que comprar costosas placas precortadas**
- Ahorro de costes al utilizar sólo el tamaño de placa CCF necesario**

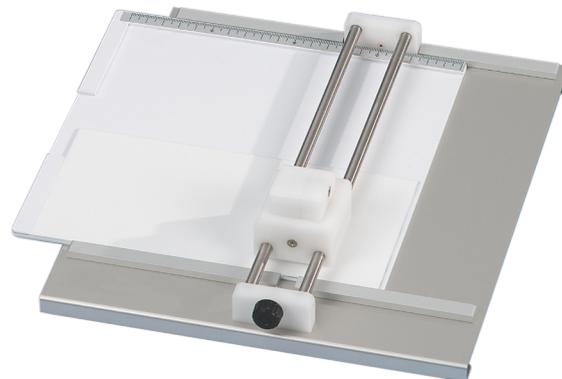

El rayado y corte de placas de vidrio CCF/CCFAP es una rutina en muchos laboratorios de cromatografía, ya sea para economizar en el uso de placas o para cortar la placa después de la separación para su posterior derivatización.

El cortador de placas consta de una punta de carburo de alta calidad montada en una punta de carburo móvil, montada en un soporte de plástico móvil.

La placa se coloca sobre la placa de aluminio.

Una regla graduada permite un corte preciso a las dimensiones deseadas.

Está diseñado para cortar placas de vidrio CCF/CCFAP de hasta 200 x 200 mm.

La punta de carburo puede sustituirse muy fácilmente.

Inserte la placa de vidrio en el soporte con el lado absorbente hacia abajo.

Coloque el cabezal de corte en la posición inicial y deslice el conjunto a lo largo de la placa de vidrio.


Retire la placa y separe las dos partes manualmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Bandeja de aluminio - Punta de carburo montada sobre soporte de PP.

Dimensiones : 220 x 250 x 50mm

Peso : 0,650 Kg

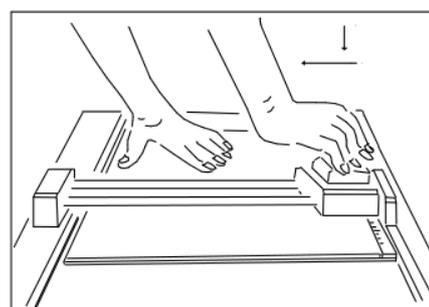

Espátula de carburo de repuesto BS178.501